


POLYTRON®





INTERFACE UTILISATEUR AVEC WINDOWS® 8.1
Guide d'installation

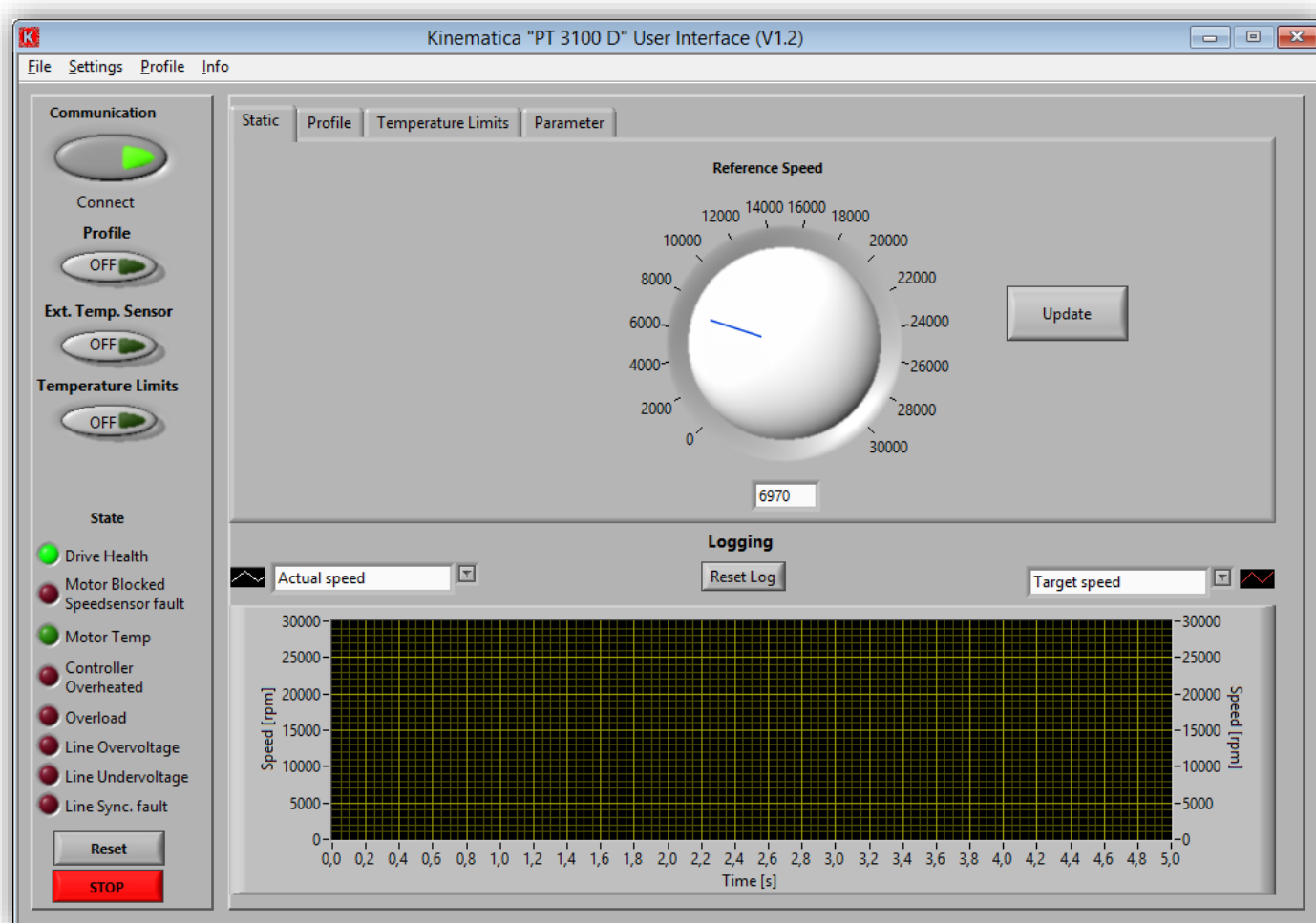


Systeme	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	2	de	15

1. Branchez le câble USB. L'appareil sera installé avec les pilotes **Plug & Play**.

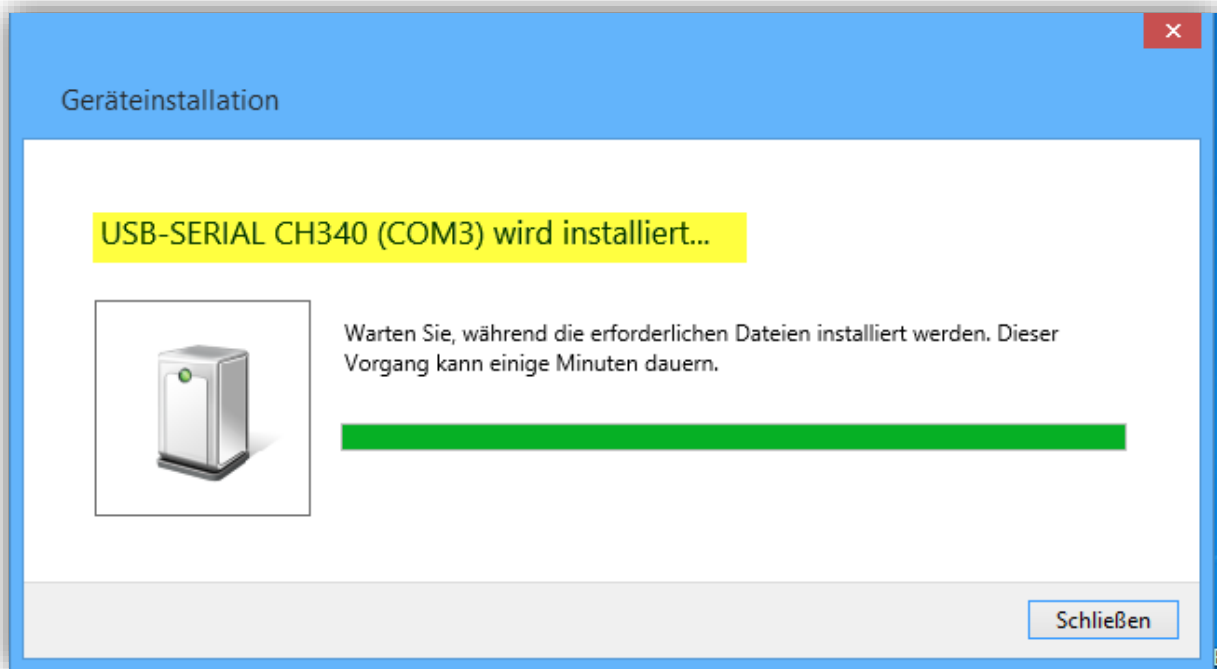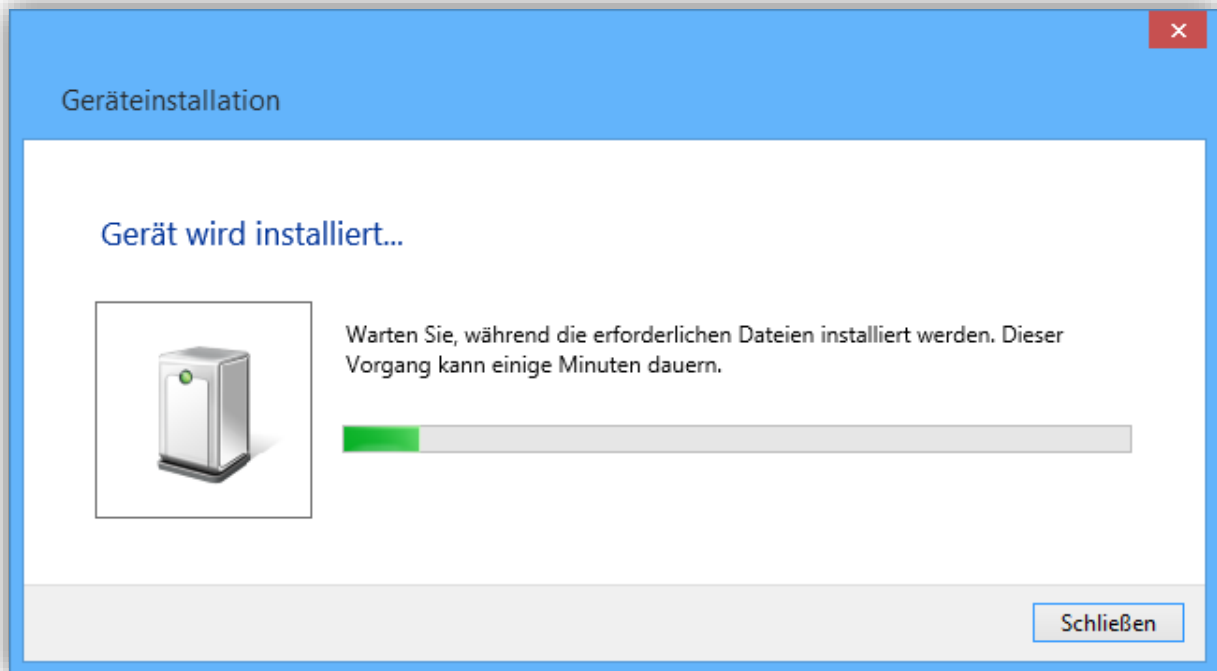


Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	3	de	15

- Vérifiez sous **Panneau de configuration / Gestionnaire des périphériques** pour voir si les pilotes ont correctement été installés et quel le numéro de port a été attribué.

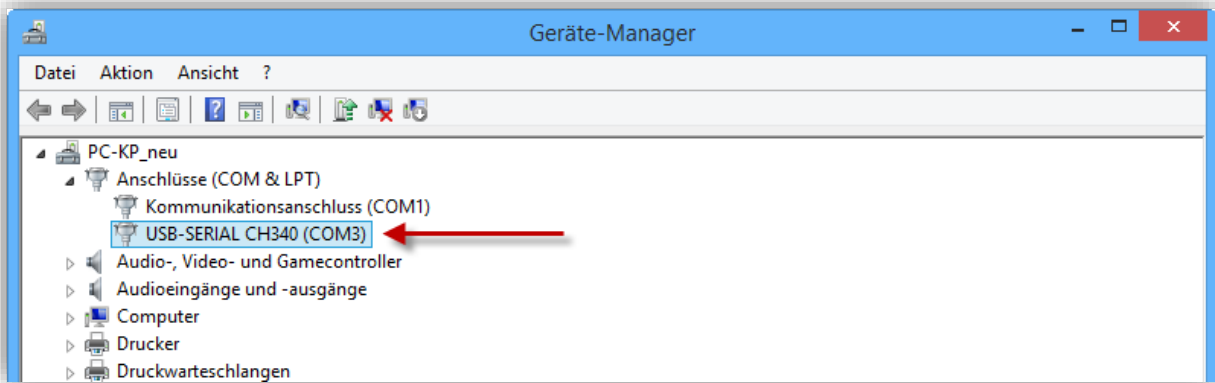


- Lancez l'installation du logiciel via **setup.exe**.

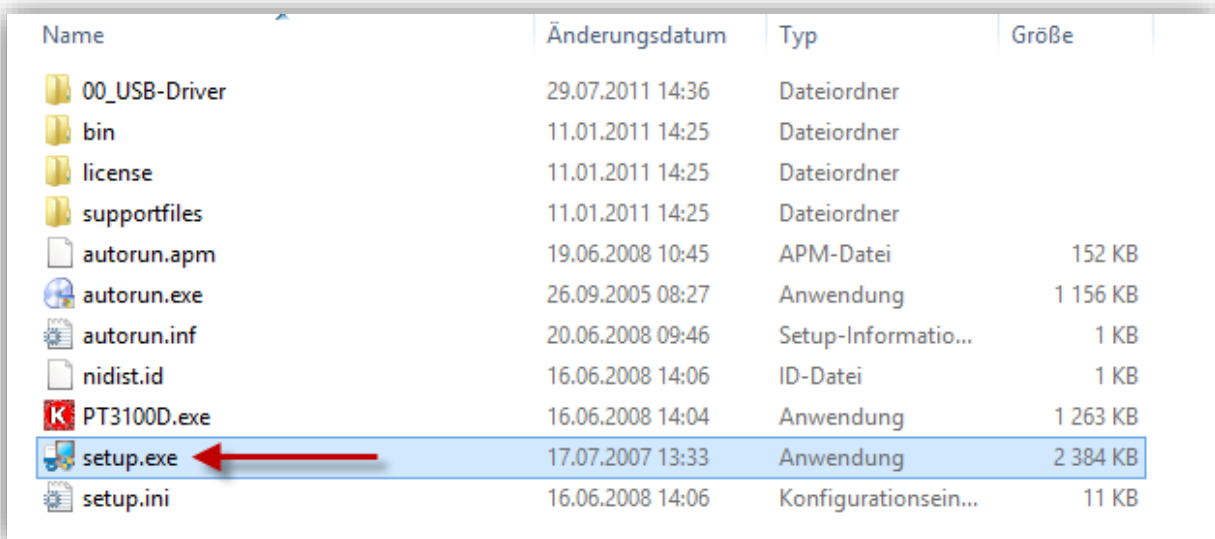

Systeme	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	4	de	15

4. Installez le logiciel dans les chemins spécifiés.

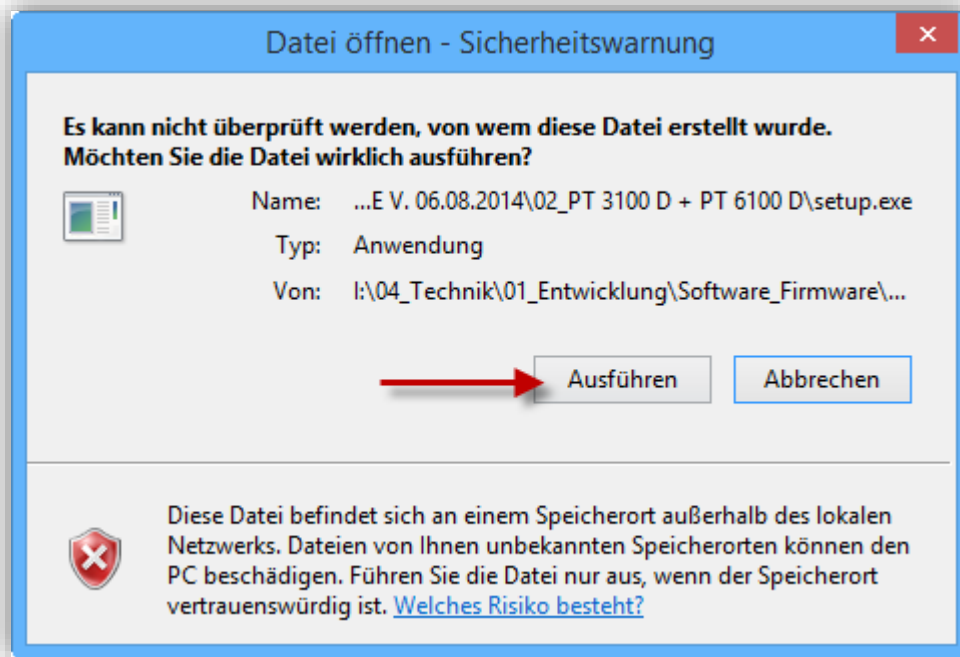





KINEMATICA

Homogenizing perfected.

GUIDE D'INSTALLATION

Systeme	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	5	de	15

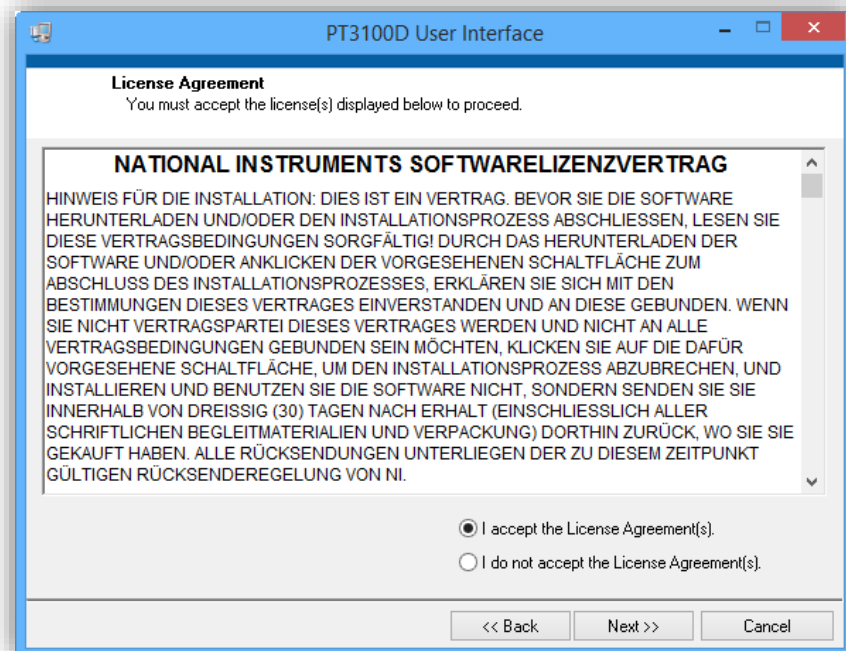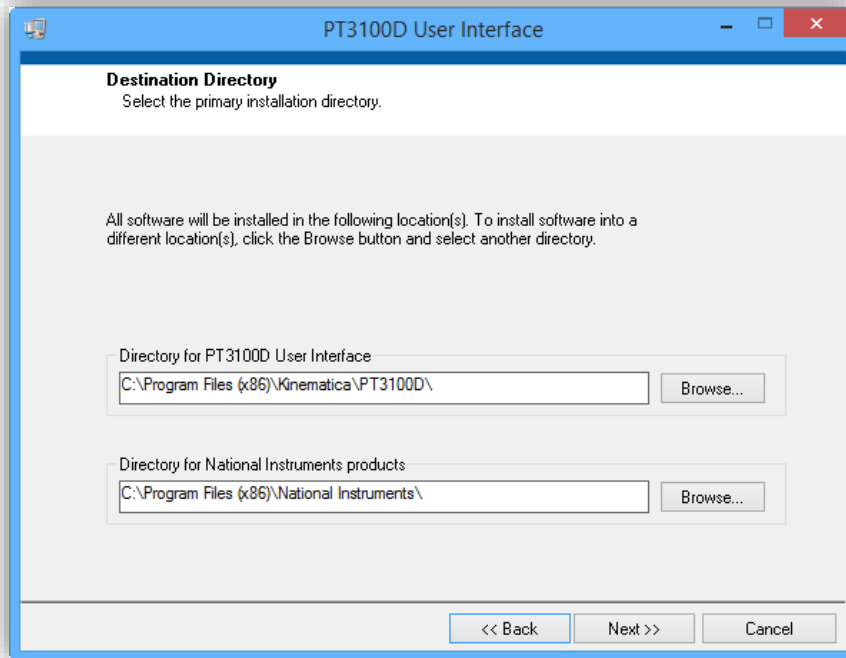





KINEMATICA

Homogenizing perfected.


GUIDE D'INSTALLATION

Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	6	de	15

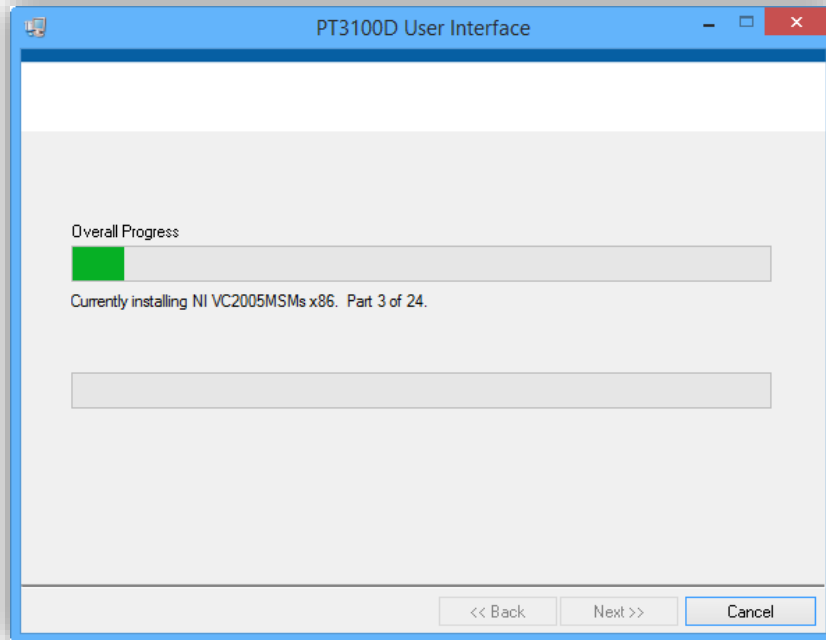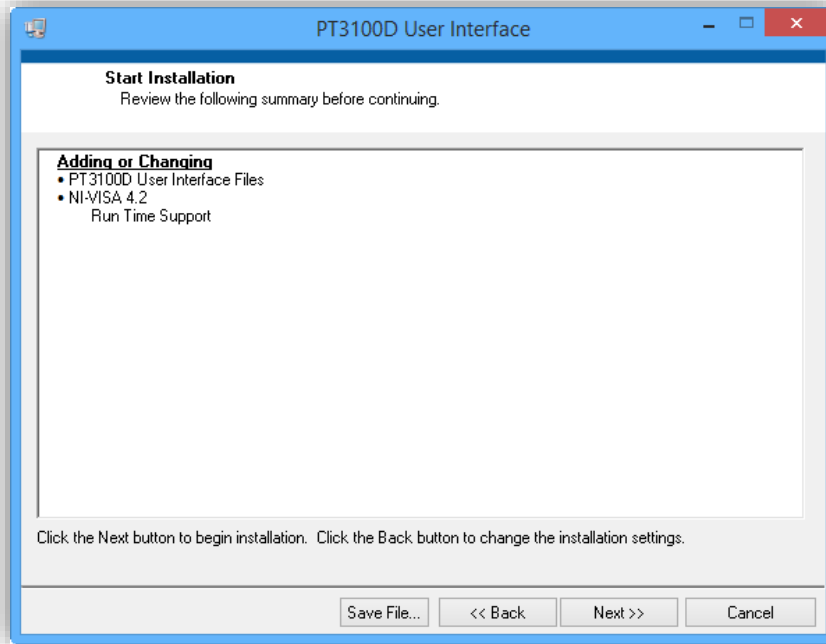


Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	7	de	15

5. Redémarrez l'ordinateur.
6. Sur le bureau, un lien vers le logiciel Kinematica **PT3100D** a été créé.
7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien et sélectionnez « **Ouvrir le chemin d'accès au fichier** ».

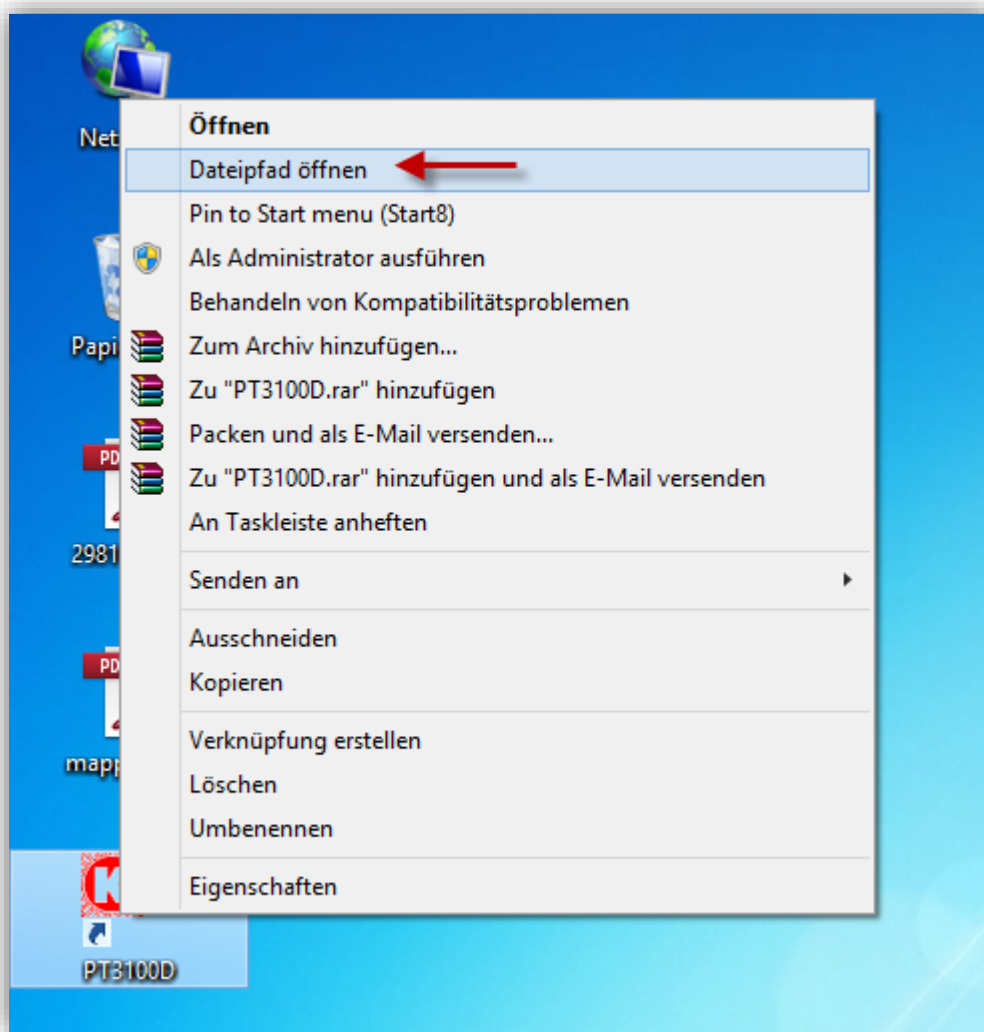


Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	8	de	15

8. Ouvrez le sous-dossier « **data** » et copiez le fichier **Param_PT3100D.ini**, puis copiez et collez-le sur le bureau. Réduisez la fenêtre – vous en aurez besoin sous peu.

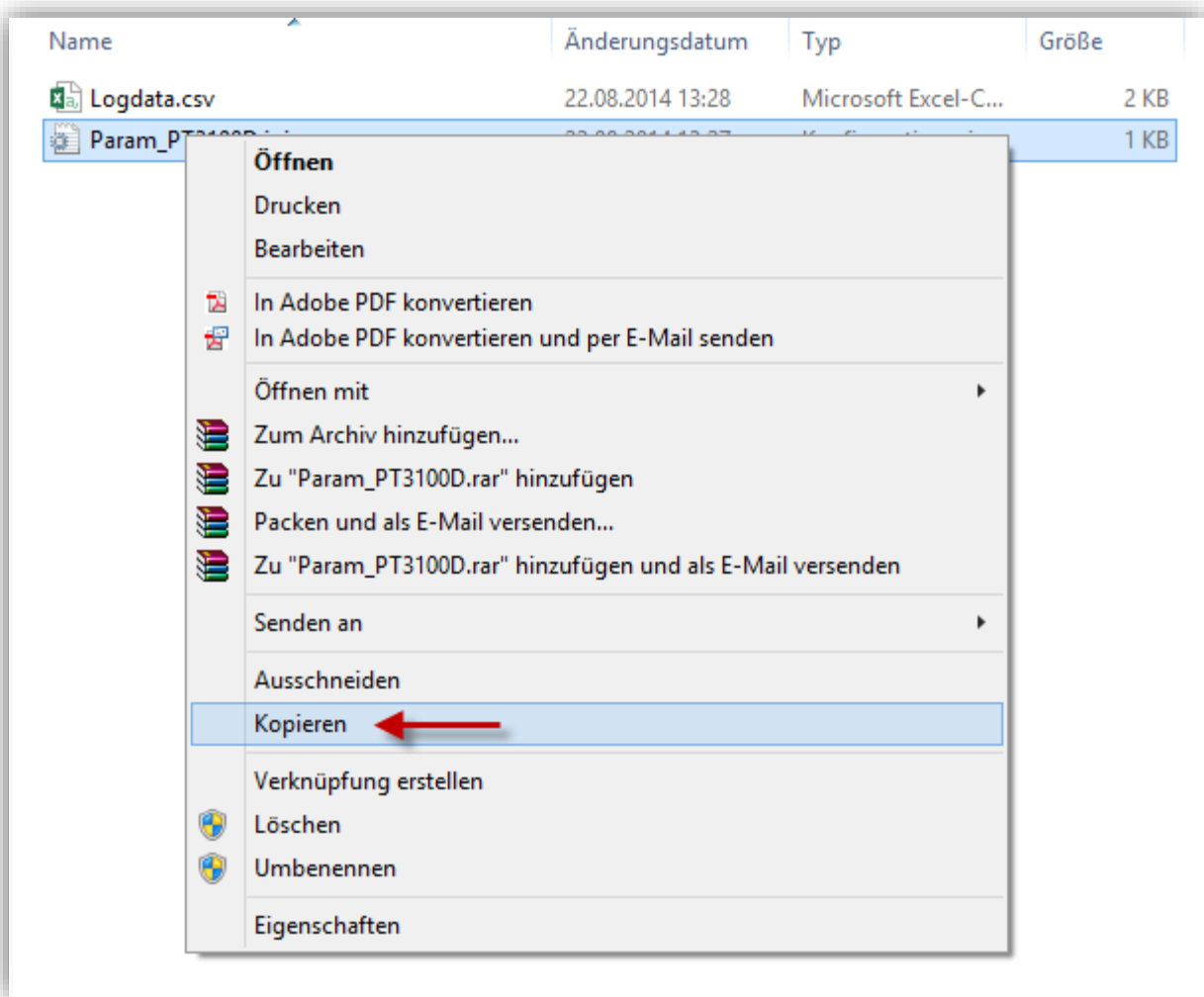


Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	9	de	15

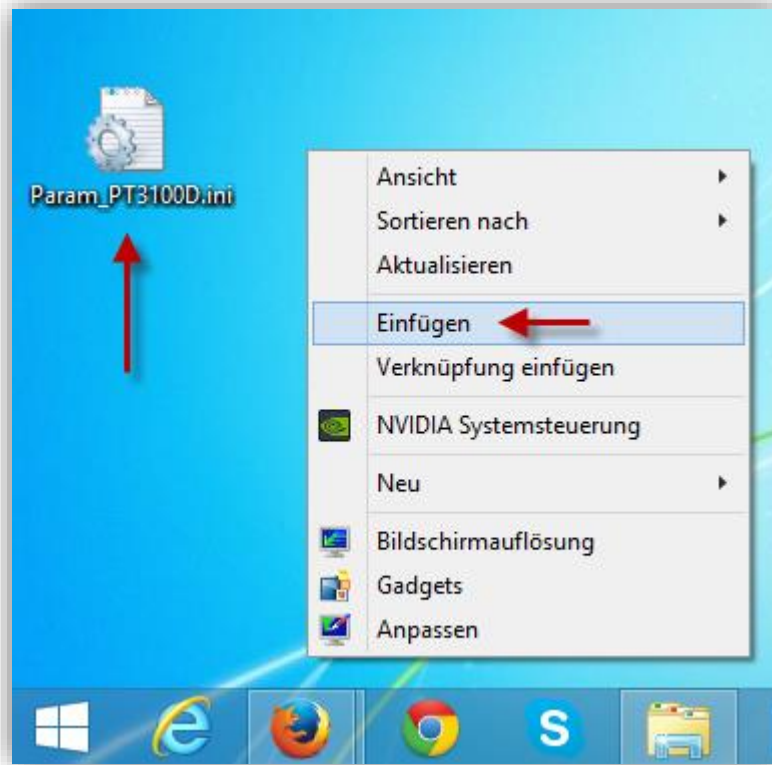

9. Cliquez sur le fichier **Param_PT3100D.ini** sur le bureau avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « **Éditer** ».


Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	10	de	15

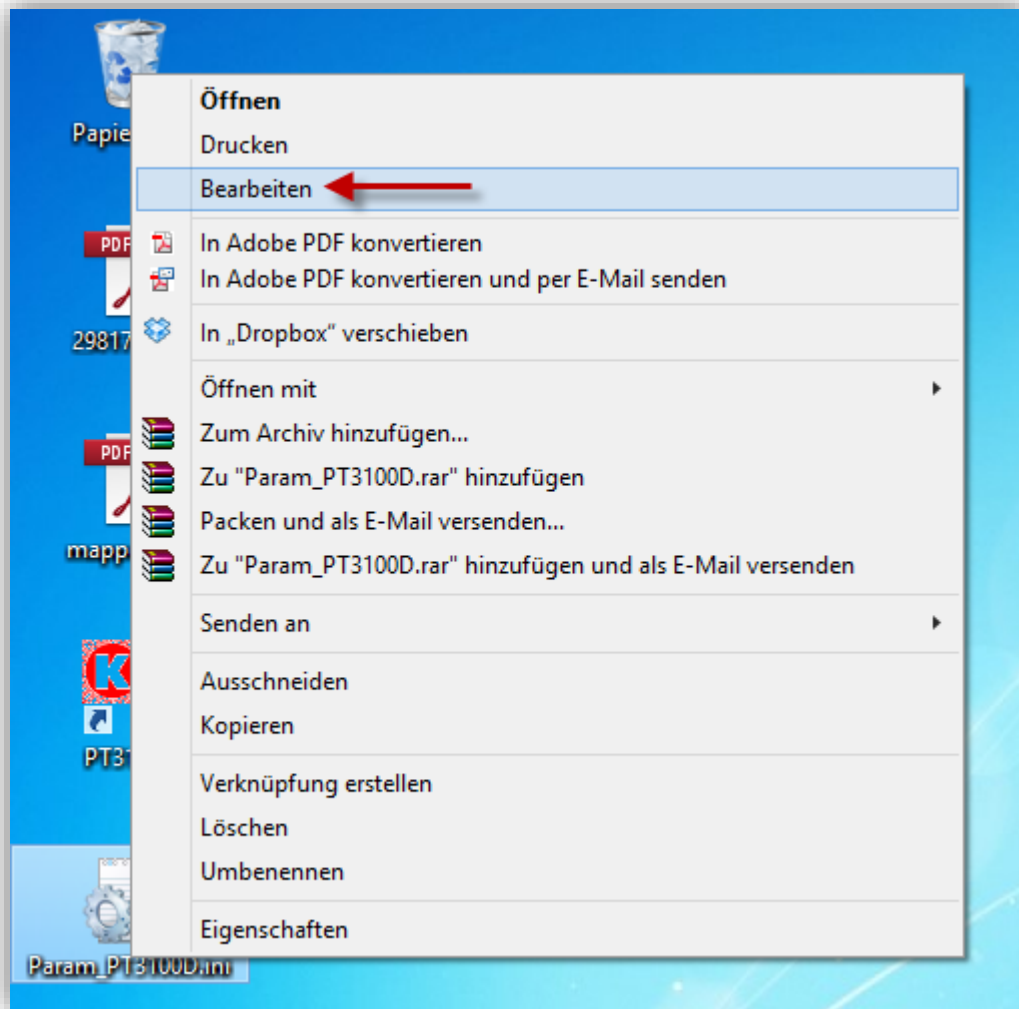

10. Entrez le numéro de port correct (le numéro de port qui a été attribué dans le gestionnaire de périphériques).




Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	11	de	15

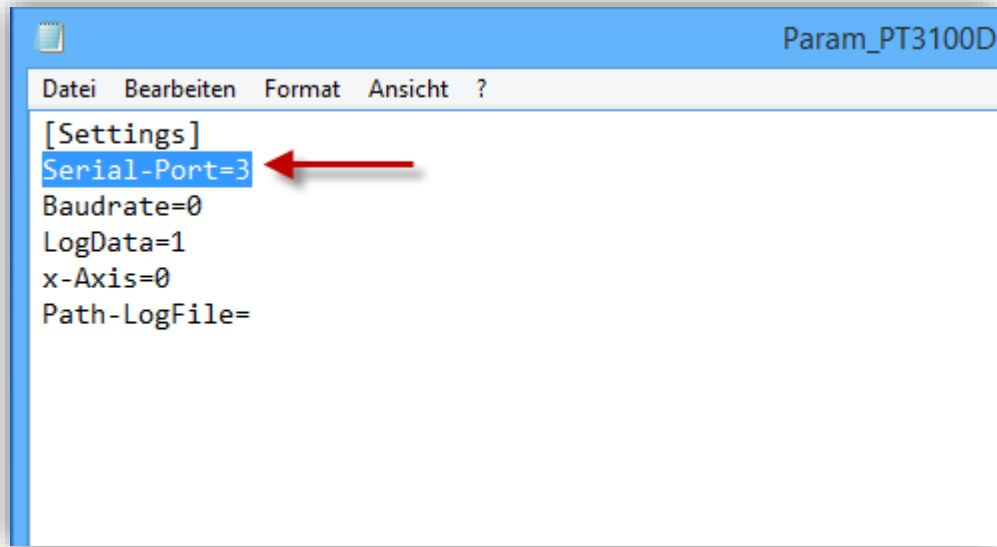


11. Cliquez sur le fichier, enregistrez les changements et fermez la fenêtre de l'éditeur.
12. Copiez le fichier **Param_PT3100D.ini** à partir du bureau et collez-le dans le même dossier que précédemment (remplacez le fichier dans la cible, fenêtre réduite de l'étape 7). Maintenant, vous pouvez fermer toutes les fenêtres et revenir au bureau.

Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	12	de	15

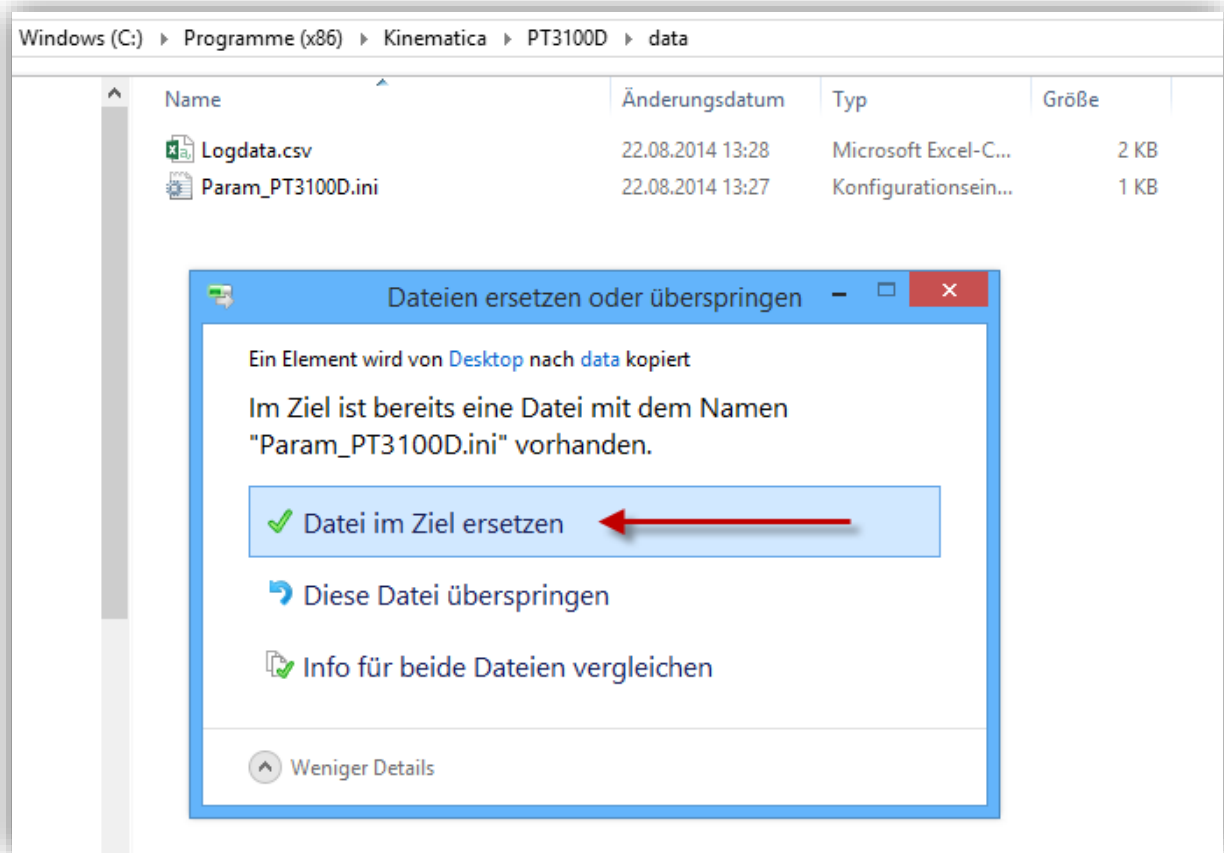


Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	13	de	15

13. Cliquez sur le lien du logiciel sur le bureau avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Propriétés**.

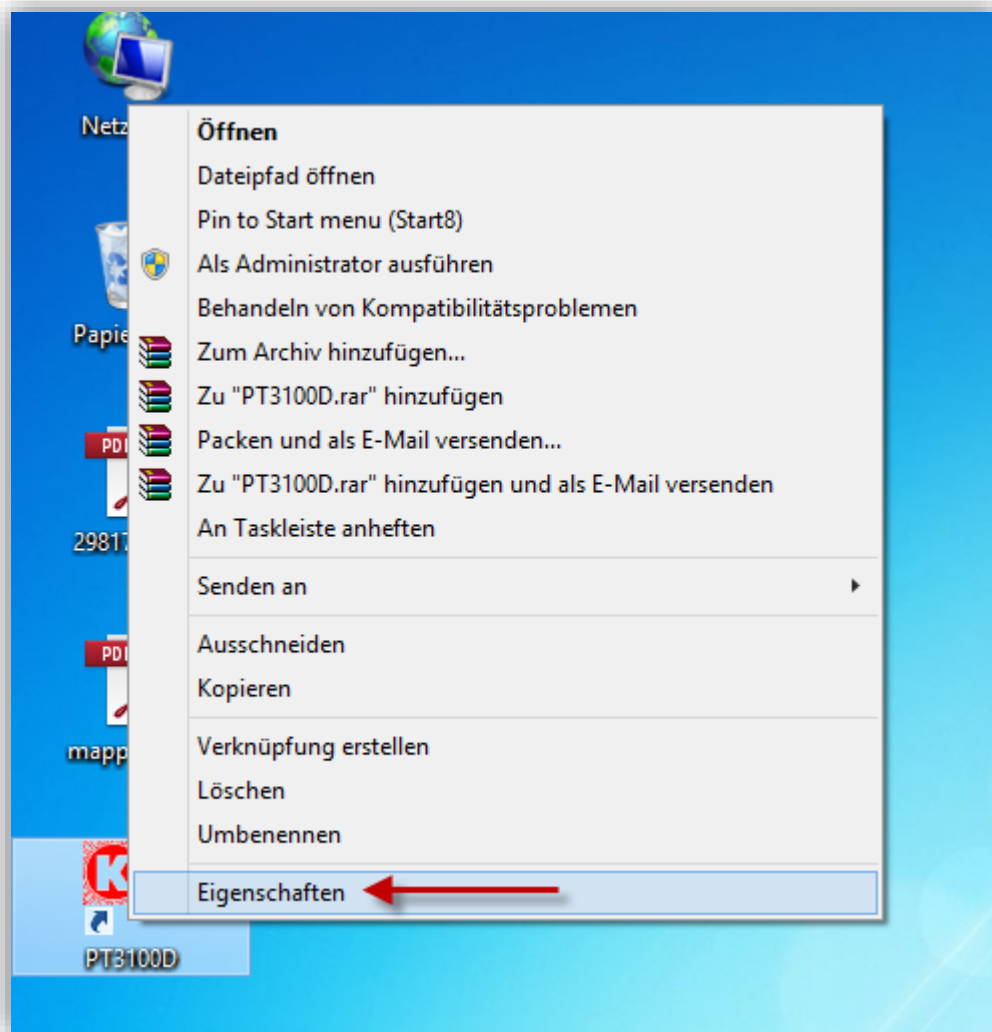

Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	14	de	15


14. Cliquez sur l'onglet **Compatibilité** et activez / sélectionnez parmi les options suivantes :

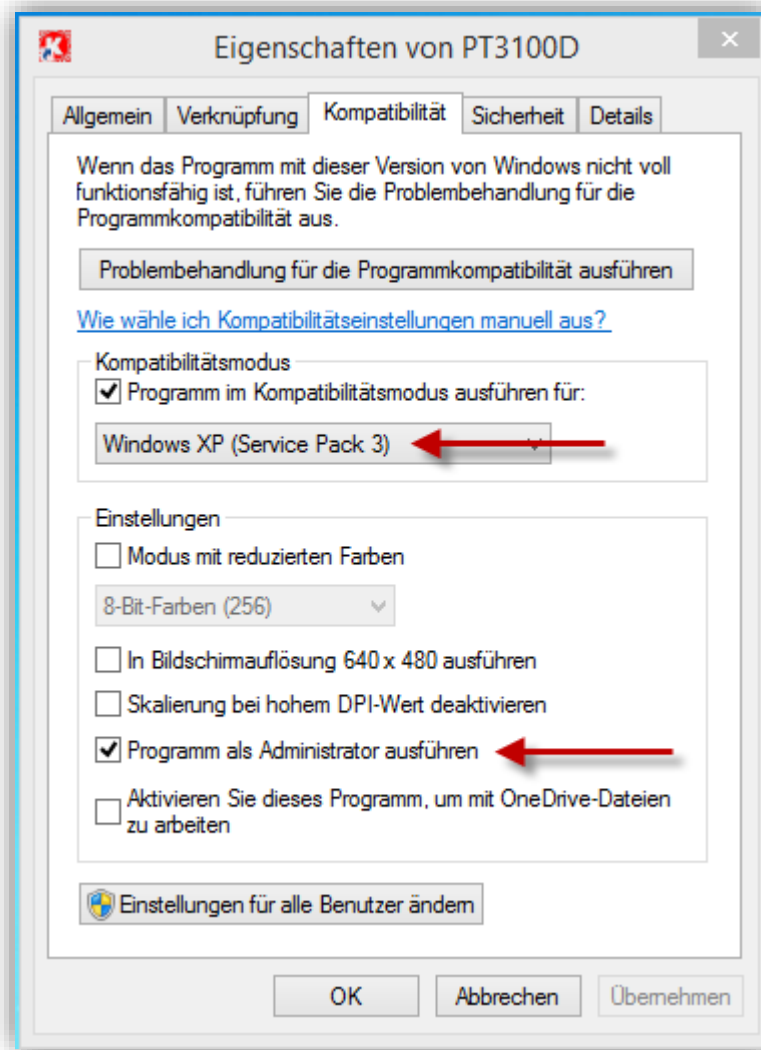

15. Confirmez vos modifications en cliquant sur OK et lancez le logiciel.

Système	POLYTRON®		
Type	Interface d'utilisateur avec Win 8.1		
Version	2.0 / 01.07.2018		
Page	15	de	15

16. Vérifiez dans les **paramètres** si le port a été correctement attribué.

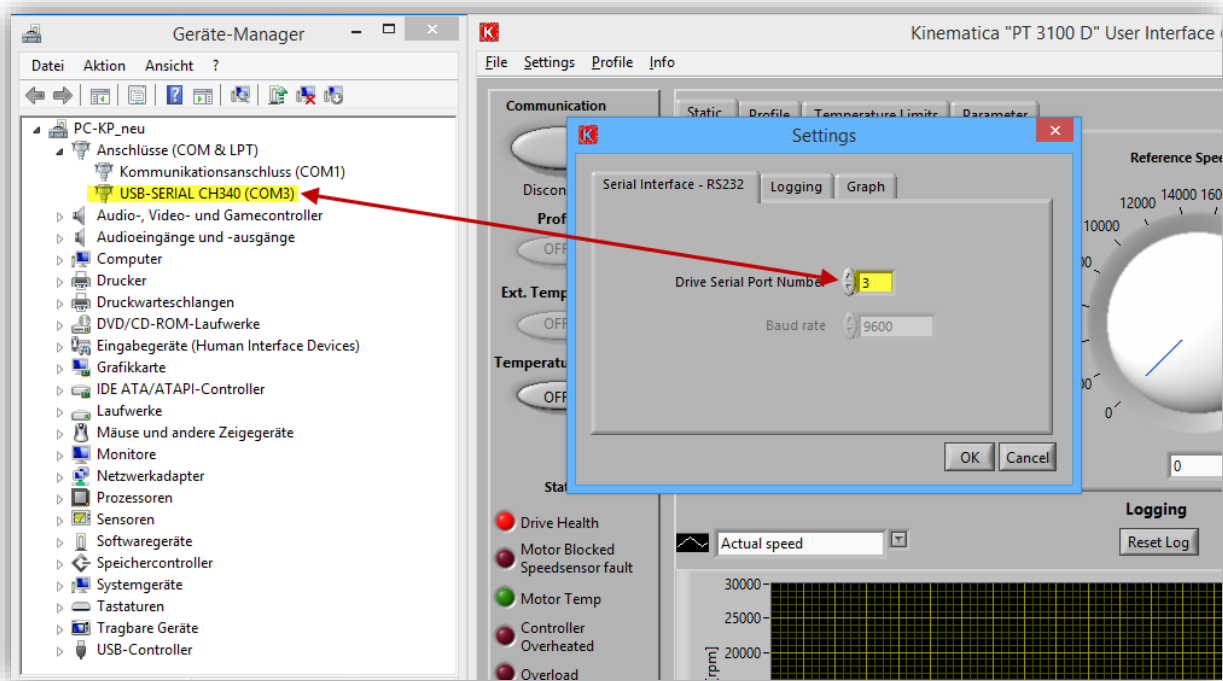

17. Connectez le dispergateur avec le logiciel en cliquant sur **Communication**.